

1. 实验分析

1.1 实验仪器及耗材

色谱柱: InertCap 17 30m×0.25mm×0.25μm(P/N:1010-65142)

GL Filter针式过滤器(GLS0604 13mm×0.22μm Nylon)

GL Vial样品瓶(GLS0008 2mL透明瓶 带刻度+GLS0143 红膜白胶垫片)

2. 检测项目: 含量测定

2.1 标准内容

色谱条件: 以(50%-苯基)-甲基聚硅氧烷为固定相的毛细管柱(柱长为30m, 柱内径为0.25mm, 膜厚度为0.25μm)。进样口温度为220°C; 检测器温度为250°C; 柱温为程序升温, 梯度见下表。

速度 (°C/min)	温度 (°C)	保持时间 (min)
/	120	0
3	220	10
6	250	5

2.2 溶液配制

对照品溶液的制备: 取麝香酮对照品适量, 称定, 加无水乙醇制成每1mL含0.4mg的溶液, 即得。

供试品溶液的制备: 取重量差异下的本品, 研细, 取约0.7g, 称定, 置具塞锥形瓶中, 加入乙酸乙酯15mL, 称定重量, 超声处理(功率250W, 频率33kHz) 30分钟, 放置至室温, 再称定重量, 用乙酸乙酯补足减失的重量, 摇匀, 滤过, 取续滤液, 即得。

2.3 测定法

分别吸取对照品溶液1μL与供试品溶液2-3μL, 注入气相色谱仪, 测定, 即得。

2.4 系统适用性要求

理论板数按麝香酮峰计算应不低于20000。

技尔(上海)商贸有限公司

GL Sciences (Shanghai) Ltd.

●上海总公司

地址: 上海市长宁区仙霞路319号

远东国际广场A座902-903室

电话: 021-62782272

●技尔应用技术中心

地址: 上海市徐汇区桂林路418号

1号楼701室

电话: 021-64260228

●技尔成都分公司

地址: 成都市锦江区东御街18号

百扬大厦2602室

电话: 028-85596177

●技尔广州办事处

地址: 广州市天河区天河北路233号

中信广场办公楼3217单元

电话: 400-089-1889



2.5 实验条件

色谱柱: InertCap 17 30m×0.25mm×0.25μm(P/N:1010-65142)

进样口温度: 220°C

检测器温度: 250°C

进样模式: 分流进样

分流比: 20:1

GC柱温梯度:

速度 (°C/min)	温度 (°C)	保持时间 (min)
/	120	0
3	220	10
6	250	5

仪器型号: GL Sciences GC-4000 Plus

检测器: FID



技尔(上海)商贸有限公司

GL Sciences (Shanghai) Ltd.

●上海总公司

地址: 上海市长宁区仙霞路319号

远东国际广场A座902-903室

电话: 021-62782272

●技尔应用技术中心

地址: 上海市徐汇区桂林路418号

1号楼701室

电话: 021-64260228

●技尔成都分公司

地址: 成都市锦江区东御街18号

百扬大厦2602室

电话: 028-85596177

●技尔广州办事处

地址: 广州市天河区天河北路233号


中信广场办公楼3217单元

电话: 400-089-1889



2.6 实验图谱

【分析结果】对照品谱图

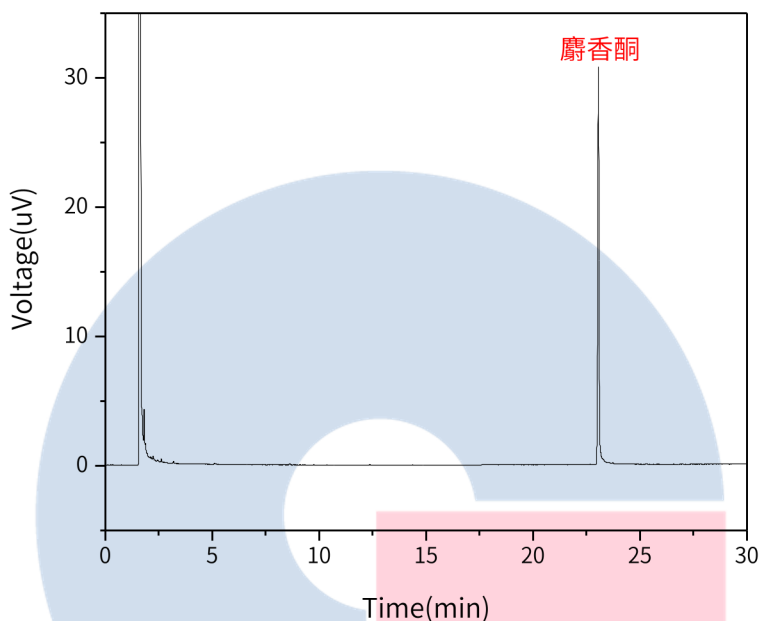

Name	Rt/min	Area	Height	N	Res	Symmetry
麝香酮	23.06	2.13	30.60	714549	/	1.03

GL Sciences

技尔(上海)商贸有限公司

GL Sciences (Shanghai) Ltd.

●上海总公司

地址:上海市长宁区仙霞路319号

远东国际广场A座902-903室

电话:021-62782272

●技尔应用技术中心

地址:上海市徐汇区桂林路418号

1号楼701室

电话:021-64260228

●技尔成都分公司

地址:成都市锦江区东御街18号

百扬大厦2602室

电话:028-85596177

●技尔广州办事处

地址:广州市天河区天河北路233号

中信广场办公楼3217单元

电话:400-089-1889




官网:www.glsciences.cn

服务热线:400-089-1889

邮箱:contact@glsciences.com.cn

技尔(上海)官方网站 技尔(上海)官方微信公众号

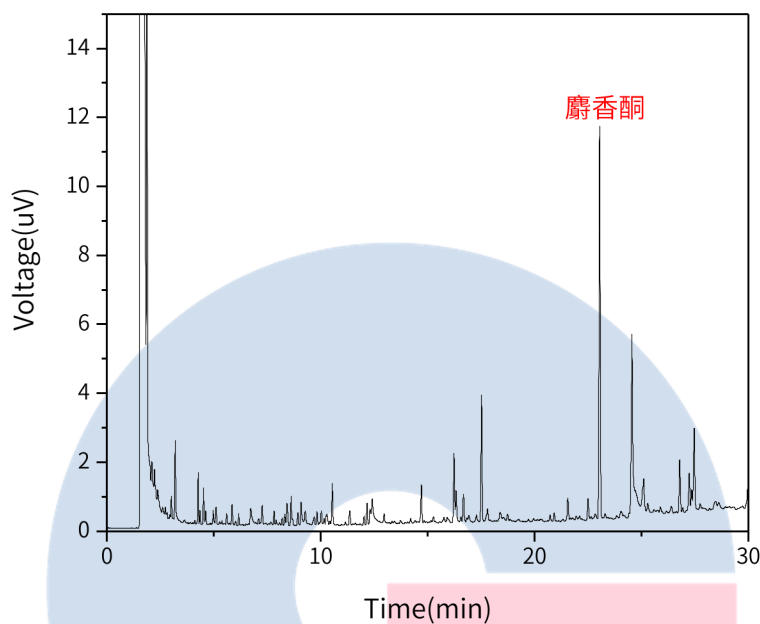

Name	Rt/min	Area	Height	N	Res	Symmetry
麝香酮	23.04	0.73	11.37	836303	1.68	1.04

GL Sciences

技尔(上海)商贸有限公司

GL Sciences (Shanghai) Ltd.

●上海总公司

地址:上海市长宁区仙霞路319号

远东国际广场A座902-903室

电话:021-62782272

●技尔应用技术中心

地址:上海市徐汇区桂林路418号

1号楼701室

电话:021-64260228

●技尔成都分公司

地址:成都市锦江区东御街18号

百扬大厦2602室

电话:028-85596177


●技尔广州办事处

地址:广州市天河区天河北路233号

中信广场办公楼3217单元

电话:400-089-1889



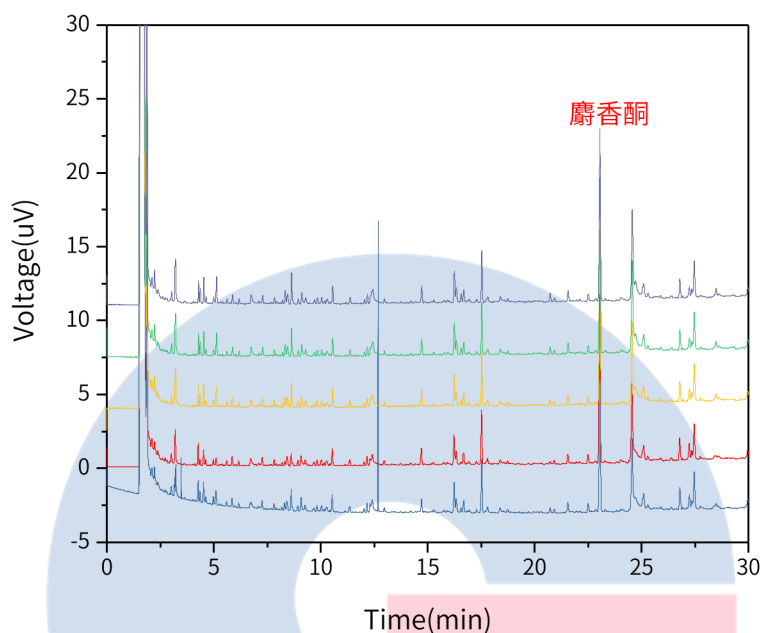

以麝香酮峰计:

No.	Rt/min	Area	Height	N	Res	Symmetry
1	23.04	0.73	11.37	836303	1.68	1.04
2	23.05	0.75	11.21	755177	1.55	0.99
3	23.05	0.76	11.78	811805	1.61	0.98
4	23.05	0.76	11.83	821696	1.72	0.97
5	23.05	0.76	11.62	769569	1.70	0.99

3. 结论

小金片项目参照2020版中国药典进行。含量测定中，麝香酮的理论塔板数皆大于700000，且5次实验重复性良好。故InertCap 17 30m×0.25mm×0.25μm(P/N: 1010-65142)能满足20版药典对小金片项目的分析需求。

技尔(上海)商贸有限公司

GL Sciences (Shanghai) Ltd.

●上海总公司

地址:上海市长宁区仙霞路319号

远东国际广场A座902-903室

电话:021-62782272

●技尔应用技术中心

地址:上海市徐汇区桂林路418号

1号楼701室

电话:021-64260228

●技尔成都分公司

地址:成都市锦江区东御街18号

百扬大厦2602室

电话:028-85596177

●技尔广州办事处

地址:广州市天河区天河北路233号

中信广场办公楼3217单元

电话:400-089-1889



技尔(上海)官方网站 技尔(上海)官方微信公众号