

Pre-clean ORG 使用说明书

1 序言

感谢您购买 Pre-clean ORG 预柱。

本产品适用于除去流动相（含水）中的杂质。pH 可使用范围 2.0~7.5。

请仔细阅读此说明书，并按其说明正确使用。

2 使用注意事项

- 建议压力使用上限为 20Mpa。
- Pre-clean ORG 不是保护柱，请不要连接于进样器之后。
- 不同使用条件下，更换时间不同。一般建议，流速 1mL/min 时，使用 500 小时后进行更换。

3 内容确认

- 请确认产品的外观与包装是否有异常。
- 打开包装前，请确认填料的种类及规格无误。

4 如何使用

1. 在确认 Pre-clean ORG 柱上的箭头方向后，把柱芯放入柱套中，用手拧紧柱套后，再使用扳手追加拧紧约 90°。
2. 连接于输液泵和进样器之间。（参照安装示例）
3. 在连接分析柱之前，以流速 10 mL/min，总输液量为 10 mL，排出 Cartridge Column 内的空气。使用 Pre-clean ORG semi 柱时，流速 2 mL/min 以下，总输液量为 2 mL 排出柱内空气。
4. 连接分析柱，进行分析。
5. 如果发现液体泄漏，请使用扳手进一步拧紧。

【安装示例】

